



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

802025

RT-04126

THERMO

TSX2330FA

1141825901220120

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne

-20°C

Alarme haute

-12°C

Alarme externe

oui

Température actuel

-21.5°C

Alarme basse

-30°C

Température enregistreur

n/a

Points à vérifier

Tension d'alimentation

116.4vac

Tension de la pile

01/2025

14.2vdc

Compresseur premier stage

2.9amp

Compresseur deuxième stage

n/a

Moteur du condenseur

ok

Moteur de l'évaporateur

ok

Minuterie de dégivrage

n/a

Cordon électrique

ok

Contacteurs compresseurs

n/a

Joint d'étanchéité de porte

ok

Système auxiliaire LN/CO2

n/a

Nettoyage du condenseur

ok

Enregistreur graphique

n/a

Poignée porte

n/a

Penture porte

*defect

Moteur du circulateur

n/a

Valve du CO2

n/a

Raccord tube CO2

n/a

Point de consigne CO2

n/a

Élément électrique

n/a

Réservoir d'humidité

n/a

Drain

ok

Interrupteur de porte

ok

Élément de porte

ok

Commentaires *power cartridge à remplacer

Date: 19/Mai/2026

Prochaine maintenance: 05/2027

Signature Client:

Technicien:

Charles-O. Paris-Hardy



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

802025

RT-04126

THERMO

TSX2330FA

1141825901220120

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

Congélateur

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

oui

PRÉCISION

+/- 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

17216

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
Calibrateur	-20.412 °c	-20.412 °c	+/- 1°C
Afficheur	-20.0 °c	-20.0 °c	+/- 1°C

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATIONS DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Fluke 1523 s=3268039

STANDARDS USED Sonde td 5627a s=5627363

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

Alexandre Dumont

DATE 19-Mai-2026

DATE DUE
DUE DATE 05/2027

Signature Client: