



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5
TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**
service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca
R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL:

CONTACT:

TÉL:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

802134

RT-04128

THERMO

TSX40086FA

1155228201250107

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne

-80°C

Alarme haute

-65°C

Alarme externe

oui

Température actuel

-80°C

Alarme basse

-90°C

Température enregistreur

n/a

Points à vérifier

Tension d'alimentation

114.8vac

Tension de la pile

12/2025

13.5vdc

Compresseur premier stage

1.4amp

Compresseur deuxième stage

1.2amp

Moteur du condenseur

ok

Moteur de l'évaporateur

n/a

Minuterie de dégivrage

n/a

Cordon électrique

ok

Contacteurs compresseurs

n/a

Joint d'étanchéité de porte

ok

Système auxiliaire LN/CO2

n/a

Nettoyage du condenseur

ok

Enregistreur graphique

n/a

Poignée porte

ok

Penture porte

ok

Moteur du circulateur

n/a

Valve du CO2

n/a

Raccord tube CO2

n/a

Point de consigne CO2

n/a

Élément électrique

n/a

Réservoir d'humidité

n/a

Drain

n/a

Interrupteur de porte

ok

Élément de porte

n/a

Commentaires

Date: 19/Mai/2026

Prochaine maintenance: 05/2027

Signature Client:

Technicien:

Charles-D. Paris-Hardy



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

802134

RT-04128

THERMO

TSX40086FA

1155228201250107

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

Congélateur

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

oui

PRÉCISION

+/- 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

oui

SON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

17216

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
Calibrateur	-80.602 °c	-80.602 °c	+/- 2°c
Afficheur	-80 °c	-80 °c	+/- 2°c

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Fluke 1523 s=3268039

STANDARDS USED Sonde rtd 5627a s=4994391

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

Alexandre Dumont

DATE 19-Mai-2026

DATE DUE
DUE DATE 05/2027

Signature Client: 